



TECHNICKÉ PODMÍNKY A NÁVOD K OBSLUZE


Řezačka vzorků tenkých BO PET fólií č.v. 2115



1. ÚČEL POUŽITÍ

Přístroj slouží k rozřezání folie na 10 ks pásů. Řezání probíhá pomocí průmyslových žiletek.

2. Postup při řezání

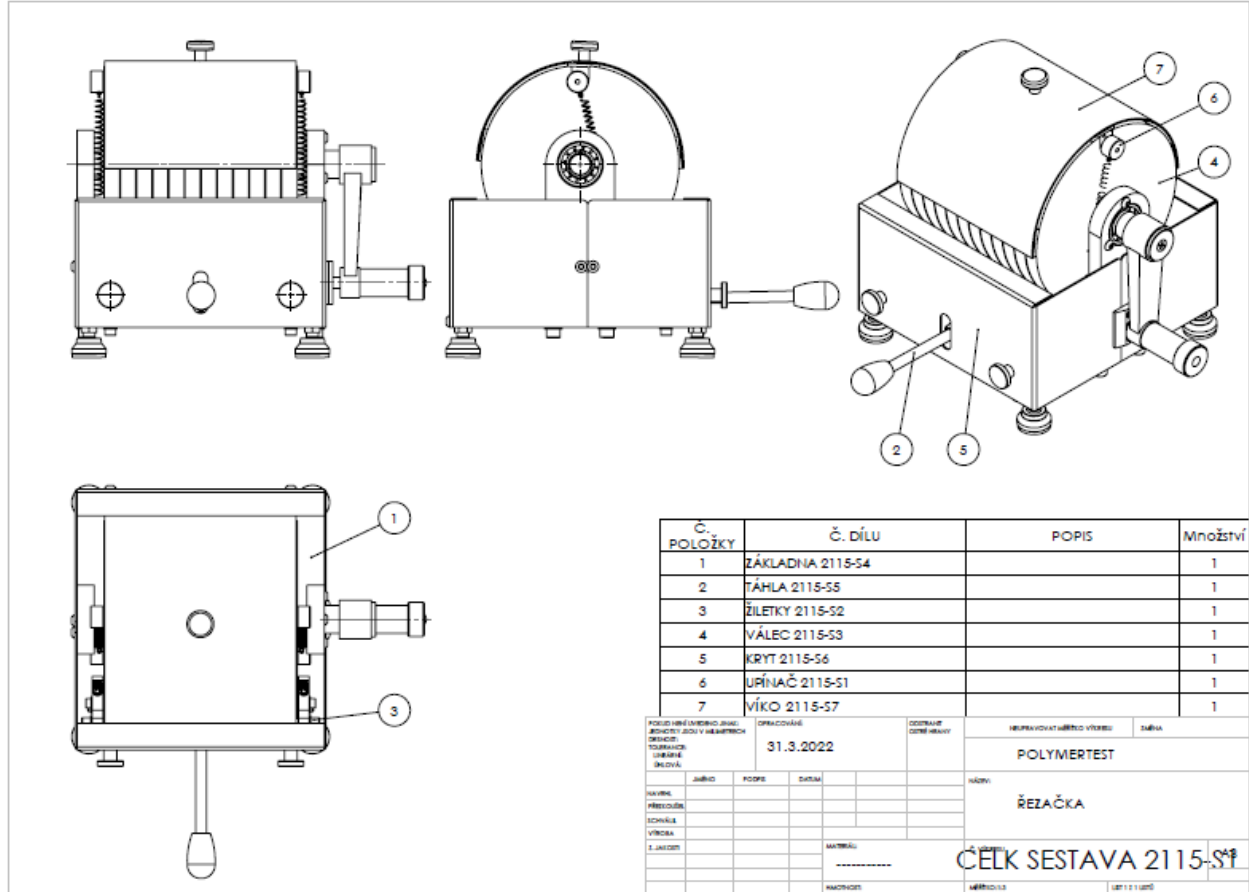

A, Připraví se folie o šířce 180 mm a délce min. 330 mm. Folie se položí na válec **4** a upne se pomocí čepů s pružinami **6**.

B, Přiklopí se držák žiletek (přední páka **2** se zvedne), odjistí se levá páka (vysune se rukojeť) a otočením válce se nařežou z folie pásy. Páka se zaaretuje do dorazu.

C, Sundají se čepy s pružinami **6** a odebere se folie.

3. Výměna, nebo otočení žiletek

POZOR – tato činnost je nebezpečná – hrozí pořezání (po sundání krytu).


NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ RUKY (OSTRÝ PRVEK)



A, Vyšroubuje se páka **2** ovládající pohyb žiletek. Poté se vyšroubují na čele krytu dva rýhované šrouby po stranách páky.

B, Sejme se kryt. **POZOR** – odkryjí se žiletky, které jsou velmi ostré a hrozí pořezání. Uvolní se boční šrouby **7**.

Nyní se mohou žiletky otočit tak, aby do řezu zasahoval jiný roh žiletky (ten, který není tupý).

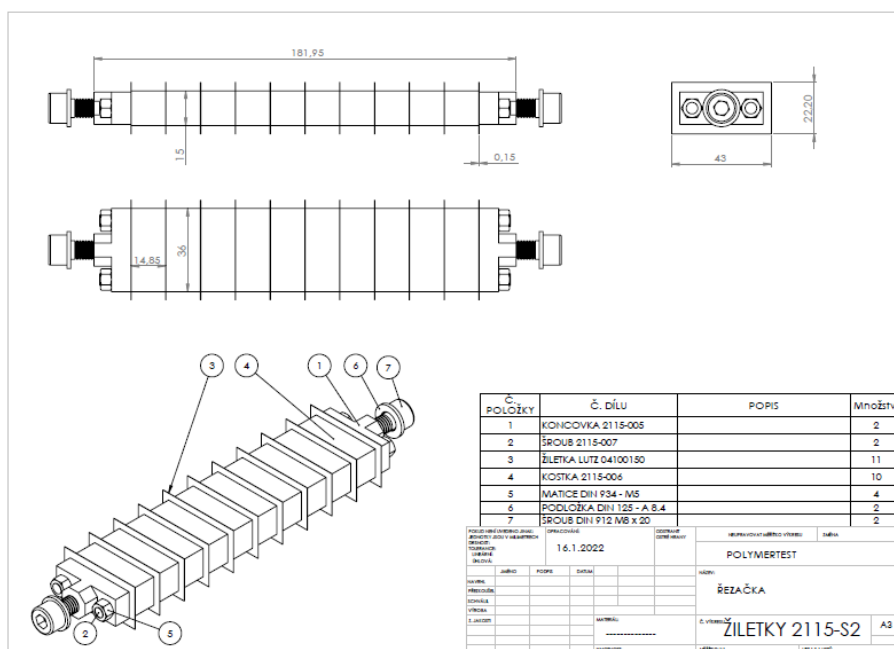

Pokud jsou již otupeny všechny 4 rohy žiletek, musí se žiletky vyměnit. To se provede tak, že se držák vyndá za stojanu. Poté se uvolní matice **5** a kostky **4** se žiletkami se stáhnou z čepu. Žiletky se vymění a vše se opět stáhne maticemi **5**. Držák se vloží zpět do stojanu. **POZOR** – před nasazením krytu je nutné vyzkoušet, zda je poloha žiletek ve středu drážky na válci a jak daleko jsou v řezu. **Žiletky se válce nesmí dotýkat.**

Ing. Bohdan Kadleček
POLYMERTEST
K.H.Máchy 350 , 765 02 Otrokovice

C, Nakonec se vloží kryt, utáhnou matice a našroubuje páka.

Druh použitých žiletek:

Průmyslová čepel dvoubřítá, Lutz 0410.0150

Číslo zboží: 0410.0150

- Rozměry: 43x22x0,15 mm
- Materiál : uhlíková ocel

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
S pozdravem

Ing. Bohdan Kadleček
POLYMERTEST

Název firmy:

Ing.Bohdan Kadleček
K.H.Máchy 350
765 02 Otrokovice
Zastoupení: Ing. Bohdan Kadleček
ICO: 12218197
DIC: CZ 6712250116
Telefon: 603 945 378


Ing. Bohdan Kadleček
POLYMERTEST
K. H. Máchy 350, 765 02 Otrokovice
IČO: 12218197, DIČ: CZ6712250116
Tel: 603 945 378